

Réfractomètre numérique la série Palette

Préparation



Vérification du prisme.

Entretien quotidien

Lorsque la surface du prisme est salie, nettoyez-la complètement.

Réglage du zéro



1. Déposer de l'eau distillée.



2. Appuyer sur le bouton START.



3. Le réglage du zéro terminé. Confirmer si 0.0 s'affiche.

Si l'affichage n'est pas 0.0...

Appuyer sur le bouton ZERO et reconfirmer si 0.0 s'affiche.

Mesure



1. Déposer l'échantillon.



2. Appuyer sur le bouton START.



3. Le résultat de mesure est affiché en 3 secondes.

ATAGO CO.,LTD.

32-10, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo, 173-0001 JAPAN
TEL: 81-3-3964-6156 FAX: 81-3-3964-6137
overseas@atago.net <http://www.atago.net/>