

# Réfractomètre Numérique Automatique - Série RX

## Préparation



1. Vérification du prisme.

### Entretien quotidien

Lorsque la surface du prisme est salie, nettoyez-la complètement.



2. Réglage de l'échelle.

Choisir Brix ou Indice de réfraction en appuyant sur la touche SW4 (SCALE).

## Réglage du zéro



1. Déposer de l'eau distillée.



2. Fermer le couvercle.



3. Appuyer sur la touche SW1 (ZERO).



4. Le réglage du zéro terminé et ZERO SET END s'affiche.

**Si l'affichage n'arrive pas à ZERO SET END...**

Rappuyer sur la touche SW1 (ZERO) et reconfirmer si ZERO SET END s'affiche.

## Mesure



1. Déposer l'échantillon.



2. Appuyer sur la touche START.



Affichage Brix



Affichage Indice de réfraction

**ATAGO CO., LTD.**

32-10, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo, 173-0001 JAPAN  
TEL: 81-3-3964-6156 FAX: 81-3-3964-6137  
overseas@atago.net <http://www.atago.net/>