

Fácil de usar

Alto rendimiento

A precio bajo

El PAL-BX/RI tiene doble escala de medición. Brix (rango amplio 0.0-93.0%) e Índice de Refracción (resolución 0.0001).

Refractómetro Digital de "bolsillo" de doble escala

PAL-BX/RI

Cat.No.3851

Método de medición



1. Ponga la muestra en el área de muestreo.



2. Presione la tecla START.




3. El valor de la medida se mostrara en solo 3 segundos.

4. Oprima la tecla START por dos segundos mientras el Brix (%) es indicado, para mostrar el Índice de Refracción y la temperatura. Oprima la tecla START (una vez) para regresar a la escala Brix (%).

Ejemplo de la Pantalla

Muestra el valor de la lectura "1.3425" y "20°C".

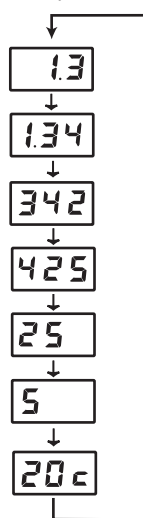

El valor de la lectura del Índice de Refracción se enseñara de la derecha hace la izquierda.



Fácil y rápido de limpiar!



TAMAÑO REAL

Características

- Calibración con agua solamente
- El tiempo de medición es solo 3 segundos
- Extremadamente resistente al agua (IP65)
- Ligero y compacto, 100g
- Ergonómicamente diseñado para una fácil operación
- Estuche de protección
- Interferencia de luz externa (ELI)
- Diseñado para utilizar su cinta preferida y transportarlo fácilmente

Especificaciones

Rango de Medida	Brix : 0.0~93.0%	Índice de refraccion : 1.3306~1.5284
Resolución	Brix : 0.1%	Índice de refraccion : 0.0001
Precisión	Brix : ±0.1%	Índice de refraccion : ±0.0003 (agua 20°C)
Temperatura de la medida (Compensación Automática de Temperatura)	10~75°C (Sólo Brix)	
Temperatura Ambiente	10~40°C	
Fuente de alimentación	2 × Baterías tipo AAA	
Vida de la batería	Aprox 11,000 mediciones (Usando una nueva batería alcalina)	
Clase de Protección Internacional	IP65 Resistente al agua	
Dimensión y peso	55 (W) × 31 (D) × 109 (H) mm, 100g (Sólo unidad de alimentación)	

* El valor que se muestra para el Índice de Refracción no tiene compensación de temperatura. La lectura que se muestra del índice de refracción es de la temperatura de la muestra.

Todos los productos ATAGO están fabricados y diseñados en Japón.

CE HACCP G.M.P. G.L.P.

ATAGO products are acknowledged by HACCP, G.M.P. and G.L.P.

ATAGO CO.,LTD.

Headquarters: 32-10, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001 Japan
TEL: 81-3-3964-6156 FAX: 81-3-3964-6137
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.

12011 NE First Street, Bldg. C, Suite 110 Bellevue, WA 98005 U.S.A.
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110
customerservice@atago-usa.com http://www.atago.net/

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164
customerservice@atago-india.com



*Especificaciones y apariencia están sujetas a cambio sin previo aviso.