

畑の管理人

ATAGO®
MASTER of REFRACTOMETRY

野菜測定用精度・濃度計(微量サンプル測定対応)



MASTER-野菜

Cat.No.2463

果汁はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度も測定可能。

特長

- 簡単測定
- 使いやすいデザイン<グッドデザイン賞受賞>
- サンプルが微量(数 μ l)でも測定が可能
<通常のMASTERシリーズは30 μ l以上>
- お求めやすい価格設定<当社N-1 α (旧モデル)比較>

用途

- 生育中の作物診断として
- 果汁の測定
- 葉汁・茎汁・根汁の測定
- 作物体内の糖度・樹液養分等の測定

仕様

	MASTER-野菜 (Cat.No.2463)
測定範囲	Brix 0.0~33.0%
最小目盛	Brix 0.2% (分解能 0.1%)
寸法・重量	3.3×3.3×20.4cm, 160g
価格	12,500円 (税別)



保管ケース付



オプション(別売)

絞り器

部品番号
RE-29401 果汁・液体採取用搾り器

価格
2,950円 (税別)



葉汁、茎汁、根汁などの測定について

本器はサンプルが微量でも測定が可能です。葉汁、茎汁、根汁などは絞り器で絞り、しみ出た液をプリズム面中央に付着させて、蓋板をゆっくりしっかりと閉じてください。茎においてはナイフ等で切断すると、液がしみ出る場合もあります。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP GMP GLP アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適応できます。

株式会社 アタゴ

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階
TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
深谷工場/埼玉県深谷市小前田501
TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instrumenta Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



V.03 | 08015000PP #

Trade Markについて

2005年、創業以来、65年間、光学の研究に特化しつつ屈折計を開発・製造・販売いたしました。みなさまのご愛顧やサポートを頂き、手持屈折計は「マスター(標準)」というネーミングにふさわしく、その完成度を極めて参りました。メッセージの意味は、モノづくり大国「日本」から、日本企業らしい「光」という漢字を先頭に配置し、光学製品のアイデンティティを保持しつつ、みなさまのビジネスのベストパートナーであり続けたい、輝く未来であり続けたいという願いが込められております。



Hand-held Refractometer