

ポケット Pâtissier (パティシエ) 糖度計
Pocket PAL-Pâtissier

Cat. No.4508



パティシエ
 推薦モデル

実物大



おいしいお菓子作りの必需品!!

機械全体
 丸洗いできるので
 衛生面も安心!



Brixと糖ボーメ度のダブル目盛!!
 Brix 0.0~85.0%のワイドレンジ!!

果物の糖度測定、ジャム・シロップの煮詰め具合の確認
 加糖量を定める際の確認など様々な活用に

測定方法



①プリズム面にサンプルを滴下します。



②STARTキーを押します。



③約3秒後にBrix(%)を表示します。



④STARTキーを2秒以上押し続けると糖ボーメ度を表示します。

仕様

測定範囲：①Brix(糖度) 0.0~85.0%
 ②糖ボーメ度 0~45°
 ③温度 9.0~99.9°C
 分解能：①0.1% ②1° ③0.1°C
 測定精度：①±0.2% ②±1° ③±1°C
 温度補正：10~100°C
 使用環境温度：10~40°C
 電源：単4アルカリ電池×2
 寸法・重量：5.5×3.1×10.9cm 100g (本体のみ)
 価格：27,500円(税別)

主な特徴

- * サンプルは1滴でもOK
- * 測定時間はわずか2~3秒
- * 片手で操作できる先進デザイン
- * わずか100gの軽量タイプ
- * 温度補正機能内蔵
- * 保管用ケースつき
- * 水で基準合わせが可能
- * 丸洗い可能な衛生設計

PALシリーズ用アクセサリ

PALケース
 RE-39409
 ¥2,000(税別)



PALストラップ
 RE-39410
 ¥300(税別)



アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本でなっています。

HACCP GMP GLP

アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに適合できます。

株式会社 アタゴ

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)
 TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137
 http://www.atago.net/ eigyo@atago.net
 関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル(〒650-0046)
 TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856
 深谷工場/埼玉県深谷市小前田501 (〒369-1246)
 TEL: 048-581-7788 FAX: 048-581-3686



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.