

# POLAX-2L

Cat.No.5223

## 旋光度・国際糖度をデジタル表示!

測定温度表示機能付 簡単操作で正確測定

を確保しています。

光源にはナトリウムランプに比べラ 測定方法は接眼鏡をのぞき、スイ 検光子の回転はスイッチを押すだ ンプ寿命が長く、点灯時間が圧倒 ッチ操作で検光子を回転させ、半 けで行えます。R(右旋・+)スイッ 的に早いLEDを採用しています。ま 影視野の左右の明るさを一致させ チとL(左旋・ー)スイッチの他、シフ た波長は干渉フィルターを併用し るだけです。測定結果は表示部に ト・温度スイッチを一緒に押すこと て、ナトリウムのD線相当の589nm デジタル表示されます。またシフト により回転速度が速くなります。 温度スイッチを押すことにより、測 定温度を表示します。

## 光源に長寿命のLEDを採用 ▮測定値は読みやすいデジタル表示 ▮ スイッチ操作でスムーズな測定



### 旋光計

## POLAX-2L

Cat.No.5223

### 用\_涂

- ●代表的な旋光物質である糖類の分析に利用されています。 特に砂糖は「国際糖度(°Z)」という国際単位が用いら れており、この測定に旋光計は欠かせません。
- ●製薬会社や薬局で医薬品の試験に使用されています。 局方の試験法には旋光計で旋光度を測るべき薬品として 約60種類がリストアップされています。
- ●食品添加物や香料にも旋光物質が多く、広く利用されて
- ●大学や高校の物理、応用化学などで偏光・旋光・旋光物 質・光学活性などの理解のために教育用として使用され



### 仕\_様

測定範囲	旋 光 度: -179.95 ~ +180.00° 国際糖度: -130.0 ~ +130.0°Z (表示単位切り換えスイッチによる)
最小表示	旋 光 度:0.05°、国際糖度:0.1°Z
測定温度	5~40°C(デジタル表示)
測定精度	旋 光 度:±0.10°
光 源	LED + 干渉フィルター(589nm)
付属品	観 測 管:200mm (10ml) 、100mm (5ml) 各1本
電源	AC100V、50/60Hz
	·

消費電力	35VA
	△R⊕ <b>:右旋性スイッチ</b> 検光子がゆっくり右回転。
操 作 スイッチ	▼L ⊖ <b>:左旋性スイッチ</b> 旋光子がゆっくり左回転。
X177	∳ temp : シフト・温度スイッチ ⊕または⊖スイッチと同時に押すと速く回転。 また2秒以上押すと表示パネルに温度°Cを表示。
寸法/重量	43×22×30cm, 11.5kg (本体のみ)

### オプション



旋光計用ク	オー	-ツ:	フレ	ノ <b>ー</b>	<b> </b>
-------	----	-----	----	------------	----------

RE-72043:旋光度	8°	国際糖度	25°Z	
RE-72044:旋光度	17°	国際糖度	50°Z	
RE-72045:旋光度	34°	国際糖度	100°Z	

RE-72048:旋光度	- 8°	国際糖度	- 25°Z
RE-72049:旋光度	-17°	国際糖度	- 50°Z
RE-72050:旋光度	-34°	国際糖度	-100°Z

### スイッチを押すだけで測定できる自動旋光計です。



1- 1/1	
表示項目	施光度、国際糖度(温度補正なし)、国際糖度 (自動温度補正)、比旋光度、濃度、純糖率
表示範囲	旋 光 度:-89.99 ~+89.99° 国際糖度:-130.00~+130.00°Z
最小表示	旋 光 度:0.01°、 国際糖度:0.01°Z
測定精度	旋 光 度:±0.01°、 国際糖度:±0.03°Z (クォーツプレート(標準物質)において)
温度範囲	18.0~30.0°C (国際糖度は自動温度補正機能あり)
寸法/重量	48.5×28.5×17.5cm, 14.4kg(本体のみ)

アタゴの製品は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。



本 社/〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー 23階 深谷工場 / 〒369-1246 埼玉県深谷市小前田501

TEL: 03-3431-1940 FAX: 03-3431-1945

https://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt, Ltd, ATAGO THAILAND Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltds

ATAGO ITALIA s.r.i.

ATAGO CHINA Guangzhou Co.,Ltd. ATAGO RUSSIA Ltd.

ATAGO KAZAKHSTAN Ltd.





※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。